

■STV-450M を Windows 7（32bit）パソコンでお使いの場合

» Digital Viewer Windows 7 未対応機を Windows 7（32bit）対応に変更するソフトウェアのインストール

1. ソフトウェアをインストールする前に、必ず STV-450M をパソコンの USB 端子に接続してください。

2. ホームページよりソフトウェアをダウンロードします。

3. ダウンロードしたソフトウェアを開きます。

例として、CD-ROM に保存して、パソコンの CD-ROM ドライブにセットしています。「Set Up」をダブルクリックします。

3.




4. 「プログラム」のインストール準備完了が表示されます。

「インストール」をクリックします。

インストールが開始されます。

4.

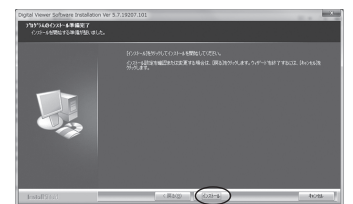

5. 「Install Shield Wizard の完了」が表示されます。

「完了」をクリックします。

デスクトップに「AMcap」のアイコンが作成されたことを確認します。

5.



6. 再起動してソフトウェアを有効にします。



◆使用方法は、取扱説明書と同様です。

◆お使いのパソコンの USB 端子の位置等はパソコンの取扱説明書をご覧ください。

